



NON UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI CLORO
PER LA PULIZIA DEL VANO DI LAVORO
NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHLORÉS POUR
LE NETTOYAGE DANS LA ZONE DE TRAVAIL
DO NOT USE CHLORINE PRODUCTS
TO CLEAN THE WORKING ZONE
BENUTZEN SIE KEINE CHLORHAFTIGEN PRODUKTE
UM DEN ARBEITSBEREICH ZU REINIGEN

WARNING
PARAMETERS DEFINE MACHINE OPERATIONS IN VERY
SPECIFIC WAYS AND MUST BE SET AND CALIBRATED BY A
COMPETENT, QUALIFIED AND FULLY TRAINED TECHNICIAN.
FAILURE TO CALIBRATE THE MACHINE TO THE SPECIFIED
REQUIREMENTS MAY RESULT IN UNSAFE CONDITIONS OR
PERFORMANCE.
TECNIPLAST DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITIES IN CASE THE
MACHINE IS SERVICED, REPAIRED OR CALIBRATED BY NOT
QUALIFIED PERSONNEL.



Barrière efficace

Le nouveau **Passe-plat ARIA** est conçu pour **transférer des matériaux et des outils de travail** entre des zones classées avec une propreté de l'air différente et, en même temps, les maintenir séparées.

AVANTAGES

- **Flexibilité accrue** : deux modèles différents disponibles (statique ou ventilé) et avec ou sans socle pour répondre aux différentes exigences d'installation de votre animalerie
- **Sécurité élevée** : portes à verrouillage électromagnétique avec commande d'éclairage à LED empêchant l'ouverture accidentelle des deux portes en même temps
- **Visibilité améliorée** : l'écran en verre trempé anti-UV-C offre une vue dégagée sur la chambre interne
- **Intuitif** : écran tactile de 4,3 pouces qui permet d'accéder facilement à n'importe quelle fonction, améliorant et simplifiant les procédures de réglage

PERFORMANCE

- **Filtre HEPA classe H14** : efficacité typique de 99,995 % MPPS selon CEN EN 1822.
- **Qualité de l'air ISO Classe 3** selon ISO 14644-1 pour une meilleure propreté de l'air
- **Système de régulation automatique** pour maintenir la vitesse du flux d'air dans la chambre de travail et le rapport air recyclé/extrait constants, même avec le colmatage progressif du pré-filtre et des filtres HEPA
- **Diffuseur en acier inoxydable perforé** pour protéger le filtre HEPA et garantir un flux d'air uniforme vers le bas sur toute la zone de travail (vitesse moyenne 0,36 m/s)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Corps principal en **acier inoxydable AISI 304L** et finition Scotch Brite pour améliorer la nettoyabilité
- **Surface de travail amovible** et **plateau de collecte de liquide** pour recueillir le désinfectant supplémentaire
- **Pré-filtres** (ISO Coarse $\geq 60\%$ selon ISO 16890 ; G4 selon EN779) pour prolonger la durée de vie du filtre HEPA H14
- **Le ventilateur à moteur centrifuge 24 V DC** assure une efficacité et des performances supérieures, prolonge la durée de vie du Passe-plat et réduit la maintenance.



DIMENSIONS (LxPxH)

Sans base fixe

mm 733 x 913 x 1259 mm

Base fixe (option)(LxPxH)

mm 711 x 496 x Height min 933/max 963

CHAMBER DIMENSIONS (LxPxH)

mm 485 x 780 x 510

POIDS TOTAL :

Sans base fixe: Kg 110

Avec base fixe: Kg 130

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

SWITZERLAND | Tel. +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · E-mail: info@tecniplast.ch

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT196/ING - Rev Jan2021

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.